


# 緑茶カテキンの標準物質 e-HPLCことり Aタイプで測定

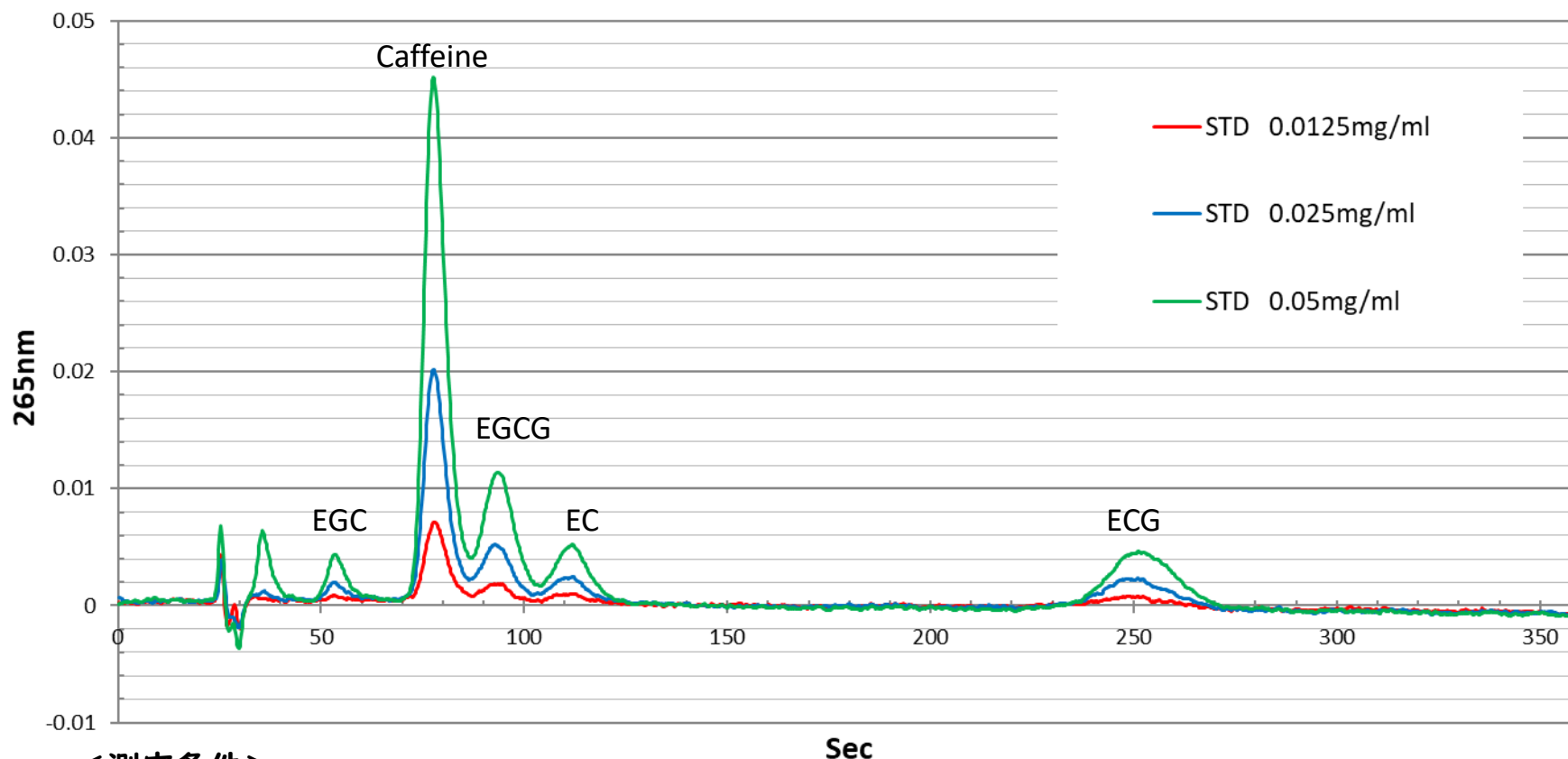

## <測定条件>

流量 1.6ml/min  
溶離液 水87.45% エタノール12.5% 酢酸0.05%  
カラム PEGASIL ODS SP100 Φ6×30mm (株式会社センシュー科学製)  
検出器 265nm  
サンプル量 2.7μl  
標準 STD (EGC、Caffeine、EGCG、EC、ECG) 各0.0125mg/mL 0.025mg/mL 0.05mg/mL  
標準調製 各標準は10%アセトニトリルで溶解